

ML SUPERCRIMP



Betjeningsvejledning

Version 2 (2017)

Installation

1. Lukkeapparatet forbindes til en trykluftforsyning der leverer 6-8 bar via en 6 mm lynfitting, der findes bag på lukkeapparatet, se Figur 1.



Figur 1: Bagside af lukkeapparat.

2. Åbn for luften til apparatet ved at vippe kipventilen op på ON, se Figur 2.




Figur 2: Kipventil og manometer på front af lukkeapparat

3. Indstil trykket til 4 bar vha. tryk-regulatoren på bagsiden af lukkeapparatet (se Figur 1) og manometeret på fronten af lukkeapparatet (se Figur 2).
 - Reduktionsventilen låses ved at trykke håndtaget ind mod lukkeapparatet.

Montering af karrusel


1. Placer karrusellen på lukkeapparatet.
2. Kontroller at styretappen er placeret korrekt, se Figur 3.
3. Skru karrusellen fast med de to fingerskrue, se Figur 3.

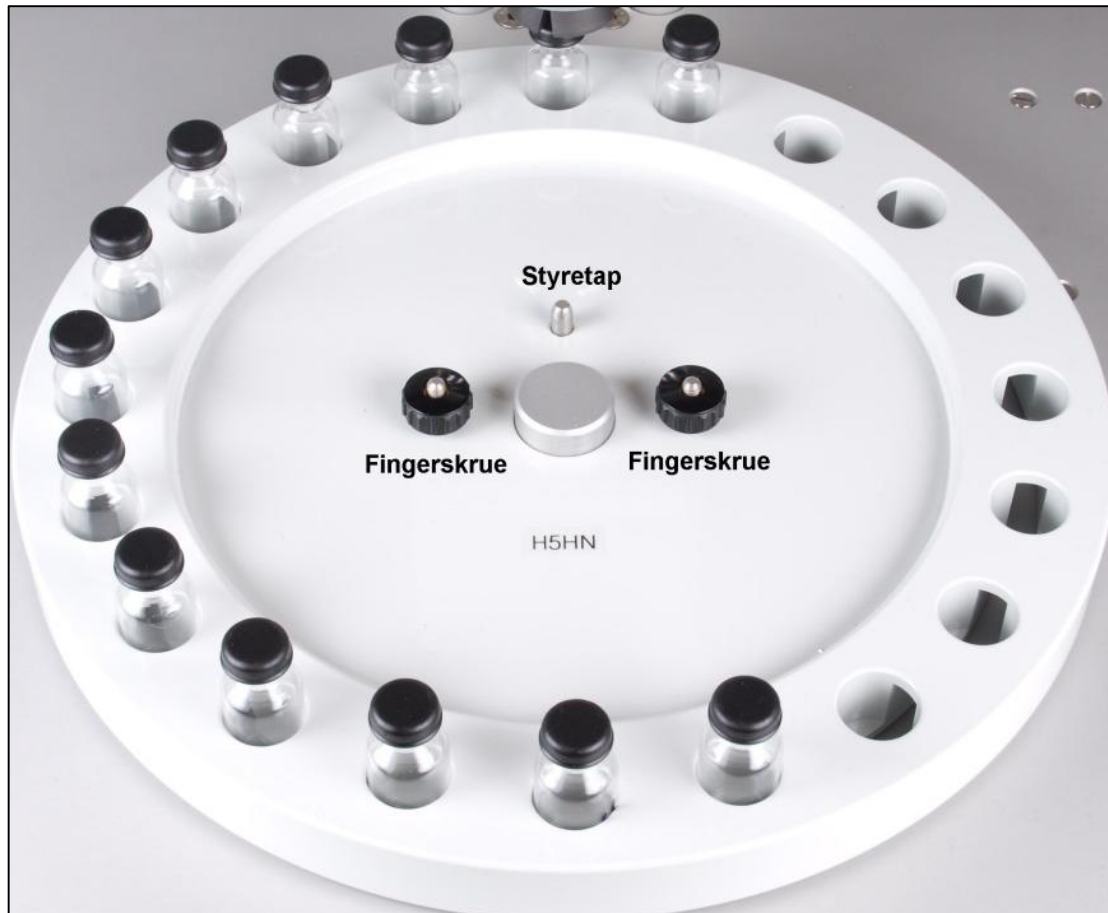

Figur 3: Montering af karrusel


Skift af lukkehoved og indstilling af højde

1. Lukkehovedet løftes ved at løsne det sorte låsehåndtag på apparatets bagside, se Figur 4.
 - Dette gør det lettere at komme afmontere lukkehovedet.
2. Lukkehovedet skrues af, og det nye monteres.
 - Sørg for at det er skruet godt fast

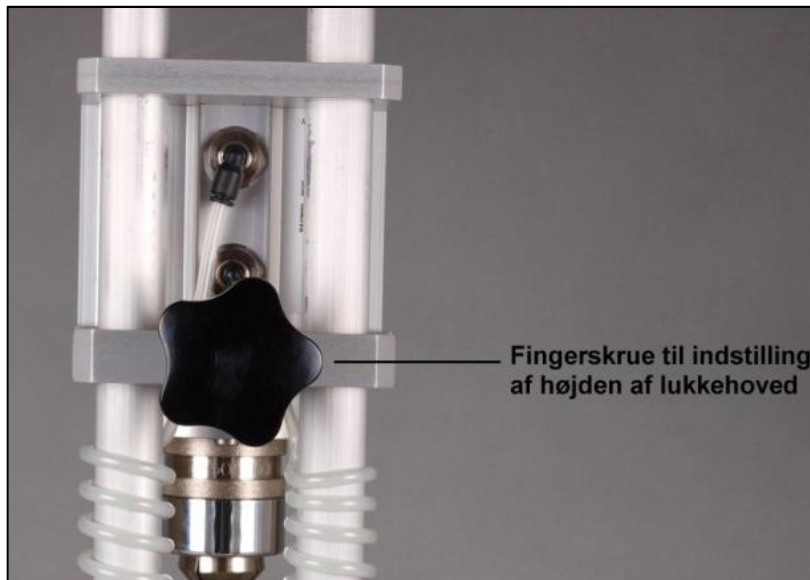

Figur 4: Indstilling af højde af lukkehoved.

3. Indstil højden af lukkehovedet med den medfølgende afstandsklods, se Figur 5.

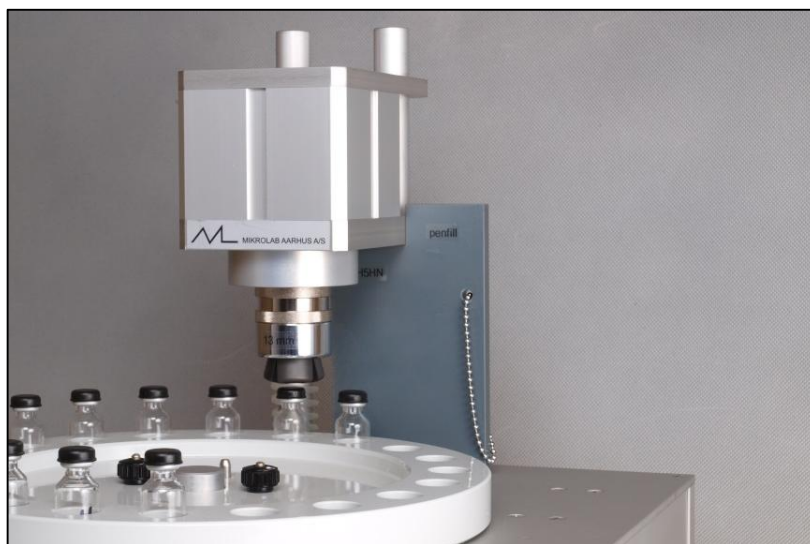

Figur 5: Placering af afstandsklods.

Drift

1. Anbring vials i karrusellen med løst pålagte kapsler.



Figur 6: Vials med løse kapsler placeret i karrusel.

2. Rotér karrusellen langsomt i pilenes retning indtil der høres et klik.
3. Start lukningen ved at trykke på den grønne START-knap på forsiden af lukkeapparatet, se Figur 7.



Figur 7: Front af lukkeapparat

4. Lukningen fortsætter indtil der trykkes på den røde STOP-knap på forsiden af lukkeapparatet, se Figur 7.
 - Den aktuelle lukning færdiggøres og apparatet stopper herefter.
5. Efter brug tages trykket af udstyret ved at vippe kipventilens håndtag ned på OFF.

Fejlsøgning

Ved fejllukning, hvor et glas kommer i klemme, eller det sidder fast i lukkehovedet, trykkes først på STOP-knappen og herefter tages luften af udstyret ved at vippe kopventilen ned på OFF.

Ved uheld hvor person kommer i klemme vippes kipventilens håndtag ned på OFF

- Herved stopper apparatet omgående og trykket til lukkehovedet forsvinder.

Når kipventilen igen vippes op på ON fortsættes lukningen, og der kan forekomme et ryk i karrusellen når den starter.

Justering

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S inden justeringer eller ændringer af apparatet påbegyndes.

E-mail: ml@mikrolab.dk

Telefon: 86296111

Web: www.mikrolab.dk