

ML SUPERCRIMP-Penfil




Betjeningsvejledning

Version 2016


Installation

1. Lukkeapparatet forbindes til en trykluffforsyning der kan leverer 6-8 bar. Bagpå lukkeapparatet sidder en 6 mm lynfitting, se Figur 1.
2. Åbn for luften til apparatet med kipventilen (ON/OFF). Indstil trykket til 4 bar med trykregulatoren på bagsiden af lukkeapparatet, se . Håndtaget på reduktionsventilen låses ved at trykke det ind mod apparatet. Det frigøres ved at trække det ud.

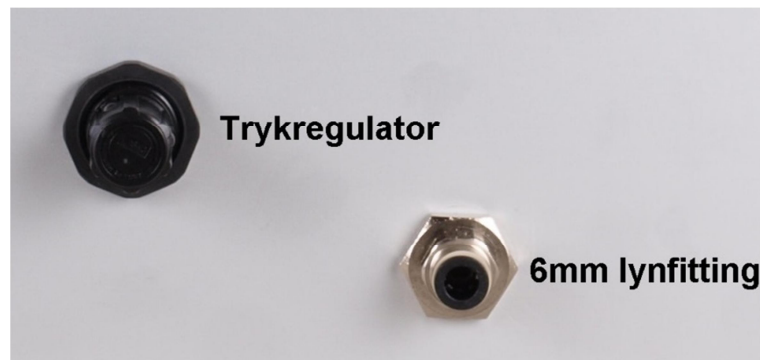


Figur 1: Bagside af apparatur.

3. Indstil højden af lukkehoved med den medfølgende afstandsklods, se Figur 2.

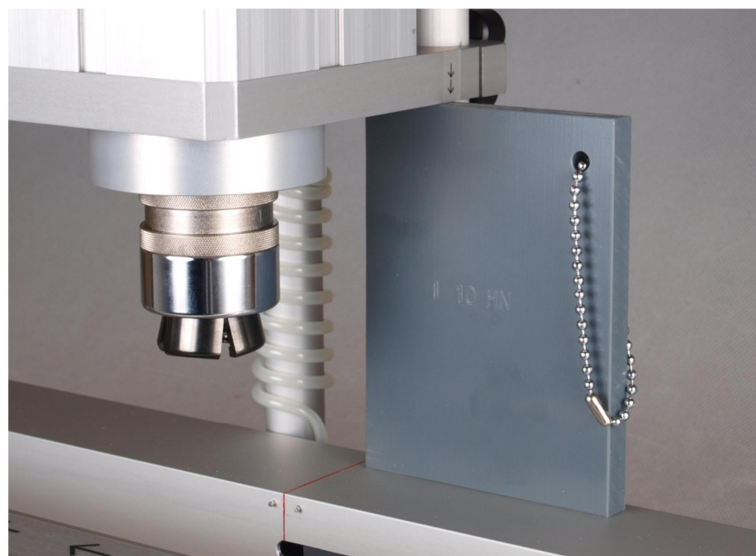

Figur 2: Placering af afstandsklods.


Lukkehovedet løftes/sænkes ved at løsne det sorte låsehåndtag på apparatets bagside, se Figur 3.

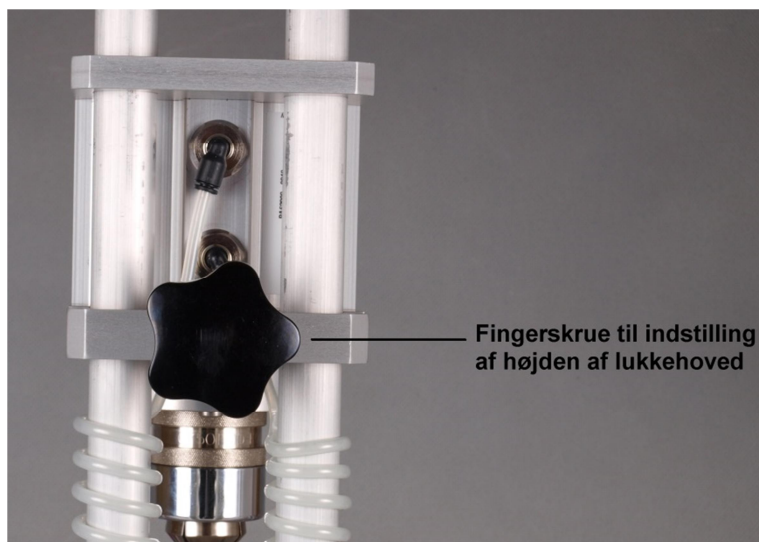

Figur 3: Indstilling af højde af lukkehoved.


Drift

1. Anbring penfills i stativet og læg kapslerne løst på glassene.
2. Stativet føres ind fra højre mod venstre, så langt at stativets forkant flugter med den røde streg, se Figur 4. Herved aktiveres stativ-føleren, så udstyret kan startes.

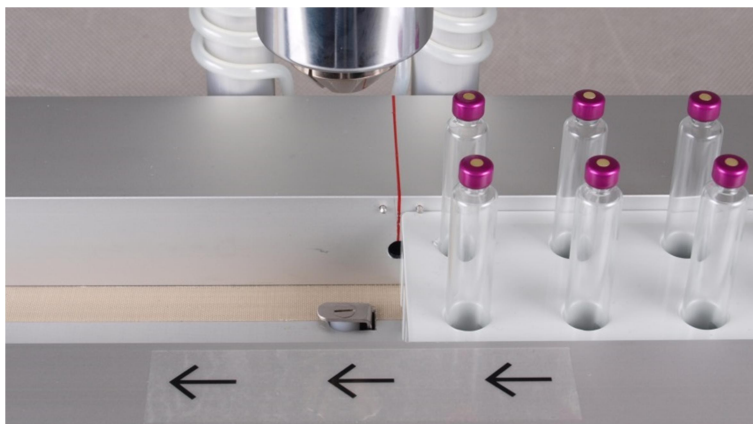

Figur 4: Rød streg indikerer placering af stativ

3. Lukningen startes med et tryk på den grønne knap på forsiden af lukkeapparatet, se Figur 5.

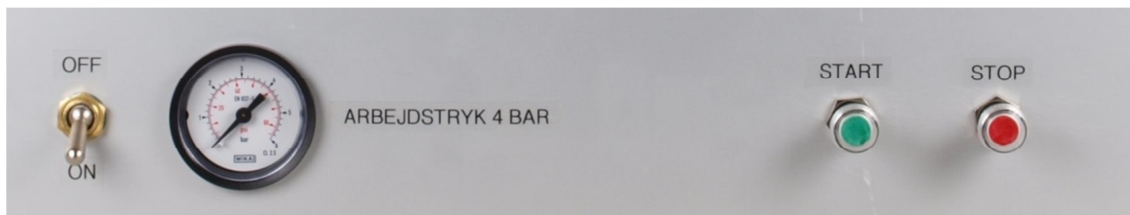

Figur 5: Front af lukkeapparat

4. Lukningen fortsætter til sidste penfill i rækken er lukket, eller indtil den røde knap aktiveres.
5. Stativet vendes, hvorefter anden række lukkes.
6. Processen kan stoppes ved at trykke på den røde knap. Den aktuelle lukning færdiggøres og apparatet stopper herefter.
7. Efter brug slukkes udstyret ved at vippe kipventilens håndtag op, se Figur 5.

Ved uheld eller opstået problem vippes kipventilens håndtag opad.

Herved stopper apparatet omgående. Løs fejlen og fjern stativet ved at føre det fra højre mod venstre. Det kan være nødvendigt at vippe kipventilens håndtag ned igen for at fjerne stativet.

Skift af lukkehoved

1. Lukkehovedet løftes ved at løsne det sorte låsehåndtag på apparatets bagside. Dette gør det lettere at fjerne lukkehovedet.
2. Lukkehovedet skrues af, og det nye monteres.
3. Indstil igen højden af lukkehovedet med afstandsklods.

Justering

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S inden justeringer eller ændringer af apparatet påbegyndes.

E-mail: ml@mikrolab.dk

Telefon: 86296111

Web: www.mikrolab.dk